

Стерилизатор петель DS900, DS900s



руководство по эксплуатации

V 1.0

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru



1: Краткое введение

Инфракрасный стерилизатор марки JOANLAB использует передовые международные концепции дизайна и технологии производства, имеет гладкий и красивый внешний вид, компактную и прочную конструкцию, высокую универсальность, простоту управления и другие преимущества. Это измерительный инструмент научных исследований и экспериментов. Этот инструмент в основном используется для высокотемпературной стерилизации и дезинфекции небольших предметов, таких как прививочные петли и прививочные иглы. Он заменяет спиртовку, это удобно и быстро.

2: Обзор продуктов



1

3: Знакомство с продуктами



2

4: Технические характеристики

Модель	DS-900	DS-900s
Название прибора	Инфракрасный стерилизатор	
Внешний вид	 	
Напряжение	AC220V 50HZ	
Мощность	150	240
Мах температура внутри нагревательного отверстия	825°C±50°C	
Температура нагрева	Доступны две температуры 400°C/850°C.	
Мах диаметр стерилизатора	Ф14	Ф35
Длина зоны нагрева	150	100
Время разогрева	10	
Предохранитель	250V 3A 5*20	
Температура окружающей среды	5-40 °C	
Относительная влажность	≤90%	
Размер продукта	175*130*185	175*130*185
Масса, нетто	1 .3	1.4

5: Руководство по эксплуатации /// Основное руководство по эксплуатации

Приложение

Он в основном используется для микробиологических экспериментов в боксах биологической безопасности, рабочих столах для очистки, мобильных транспортных средствах и других средах.

Область применения

Используется для высокотемпературной стерилизации небольших предметов, таких как прививочные петли и прививочные иглы.

Этапы действия

- > Поместите прибор на устойчивый верстак, установите переключатель в положение ВЫКЛ.
- > Подключи
- > Поверните переключатель в необходимое положение

⚠ Условия использования инструмента

- > использование в помещении
- > Рабочая среда прибора подходит для температурного диапазона + 5°C ~ +40°C
- > Применимый температурный диапазон прибора составляет ≤80%.
- > Существует вибрация и поток воздуха, которые влияют на производительность вокруг
- > В окружающем воздухе нет проводящей пыли, взрывчатого или коррозионного газа.
- > Соблюдайте безопасную дистанцию 10 см до и после работы прибора.

⚠ Меры безопасности

- > Категорически запрещается подключать разъем питания и переключать кнопку питания, если руки мокрые от жидкости!
- > Категорически запрещается вынимать вилку из розетки, когда прибор находится под напряжением.
- > Категорически запрещается проводить техническое обслуживание и чистку включенного прибора!
- > Категорически запрещается устанавливать прибор на неровную, шаткую и вибрирующую рабочую поверхность!

6: Что входит в пакет доставки

- Инфракрасный стерилизатор
- Предохранитель
- Кабель напряжения
- Руководство пользователя



7: Сертификат квалификации продукции

Название прибора: _____

Модель прибора: _____

☐ DS-900

☐ DS-900s

Дата производства: _____

Производитель: _____

Контакты сервисных центров

Сервисный центр Диаэм в Москве:

Адрес: 129345, г. Москва, ул. Магаданская, д.7, корп.3

Тел.: 8 (800) 234-05-08, +7 (495) 745-05-08

service@dia-m.ru, www.dia-m.ru

Сервисный центр Диаэм в Новосибирске:

Адрес: 630090, Новосибирск, Академгородок, пр. Ак. Лаврентьева, 6/1, офис 100А

Тел.: 8 (800) 234-05-08, +7 (495) 745-05-08

service@dia-m.ru, www.dia-m.ru

Сервисный центр Диаэм в Казани:

Адрес: 420111, Казань, ул. Профсоюзная, д.40-42, пом. № 8

Тел.: 8 (800) 234-05-08, +7 (495) 745-05-08

service@dia-m.ru, www.dia-m.ru

Сервисный центр Диаэм в Санкт-Петербурге:

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, офис 614 (БЦ «Гайот»)

Тел.: 8 (800) 234-05-08, +7 (495) 745-05-08

service@dia-m.ru, www.dia-m.ru

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

